


## Шафа сушильна

СП-730

### Інструкція з експлуатації та паспорт виробу

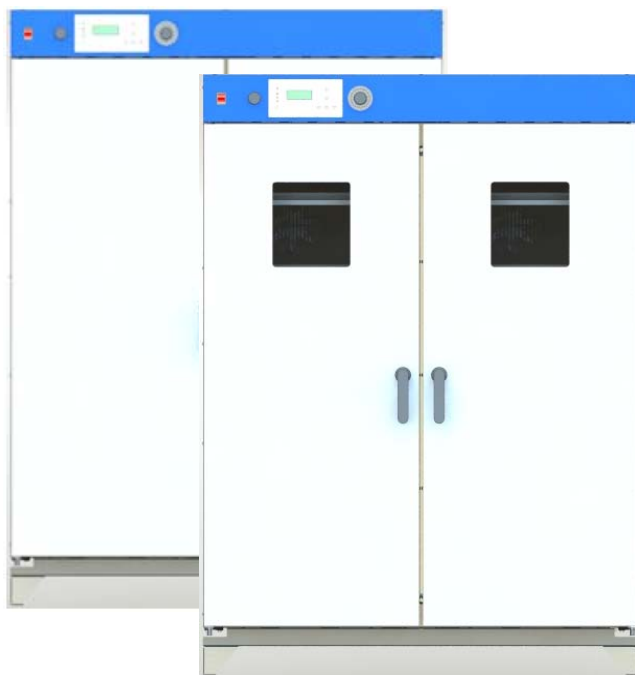

*Для забезпечення безперервної та безпечної роботи  
переконливо просимо перед використанням виробу  
уважно прочитати цю інструкцію та  
зберегти її для подальшого використання*

**Система менеджменту якості виробника сертифікована  
на відповідність ISO 9001:2008**

# Зміст

1	Заходи безпеки.....	3
2	Загальна інформація.....	3
3	Основні технічні дані та характеристики.....	4
4	Введення в експлуатацію.....	5
5	Опис роботи.....	5
6	Захист від перегріву.....	7
7	Перевірка технічного стану та технічне обслуговування.....	7
	ПАСПОРТ.....	9

## 1 Заходи безпеки

- 1.1 Шафа сушильна з примусовою конвекцією (далі – шафа) повинна бути підключена до джерела живлення з напругою, що зазначена на наклейці із серійним номером шафи.
- 1.2 Шафа повинна бути заземлена.
- 1.3 При установці шафи необхідно забезпечити відстань від зовнішніх поверхонь шафи до стін або інших поверхонь не менше 100 мм.
- 1.4 Під час експлуатації шафи необхідно забезпечити вільний доступ до вилки кабелю живлення та автоматичного вимикача.
- 1.5 Перед переміщенням шафи, а також після завершення роботи з нею необхідно від'єднати її від мережі.
- 1.6 Щоб уникнути ушкоджень шафи, не розташовуйте легкозаймисті речовини поруч із нею.
- 1.7 Оператор для роботи із шафою повинен ознайомитися з цією інструкцією та пройти спеціальну підготовку по безпечних прийомах роботи та інструктаж з техніки безпеки на робочому місці.
- 1.8 Обслуговуючий персонал повинен мати групу допуску не нижче III та дотримуватись правил при роботах на електроустановках до 1000 В.
- 1.9 Заходи безпеки, передбачені виробником, можуть виявитись неефективними, якщо шафу експлуатують у спосіб, не передбачений виробником.



**УВАГА!** Перед початком роботи уважно ознайомтесь з даною інструкцією з експлуатації, звертаючи особливу увагу на пункти та розділи, що позначені цим символом.

**ОБЕРЕЖНО! ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ!** Під час роботи поверхня камери та полиці в ній нагріваються. Не торкайтесь їх до повного охолодження!

### СУВОРО ЗАБОРОНЕНО:

- підключати шафу до мережі живлення без заземлення;
- використовувати в якості заземлення водопровідну, газову, каналізаційну мережі, інші трубопроводи, заземлювачі блискавковідводів і т.п.;
- працювати із шафою у приміщенні, у повітрі якого присутні агресивні та/або вибухонебезпечні суміші;
- поміщати в камеру шафи легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини;
- відкривати двері камери під час роботи шафи в режимі нагріву;
- застосовувати способи очищення та дезінфекції, не рекомендовані виробником;
- допускати проникнення рідини усередину шафи. У випадку потрапляння рідини, негайно відключити шафу від джерела живлення та звернутись до сервісного центру.

## 2 Загальна інформація

- 2.1 Шафа призначена для сушіння різних виробів та зразків матеріалів, проведення лабораторних досліджень тощо.
- 2.2 Шафа складається із зовнішнього корпусу, робочої камери з вентиляційним каналом і блоку електроніки.
- 2.3 Корпус шафи пофарбований порошковою фарбою, стійкої до механічних і хімічних впливів.
- 2.4 Робоча камера являє собою конструкцію з нержавіючої сталі із вбудованими нагрівальними елементами та вентилятором для примусової циркуляції повітря.
- 2.5 Зовнішня поверхня камери надійно захищена ефективним теплоізолятором з додатковим зовнішнім шаром алюмінієвої фольги.
- 2.6 У верхній частині камери розташований вентиляційний канал з заслонкою, що керується з лицьової панелі шафи.
- 2.7 У нижній частині камери розташований припливний вентиляційний канал з заслонкою, відкриття якої призводить до покращення процесу сушки. В стані поставки заслонка закрита.
- 2.8 На бічних стінках камери розташовані направляючі для установки полиць на необхідній висоті.

- 2.9 Двері камери – багат шарова конструкція. Внутрішня частина – тепловий екран, виконаний з нержавіючої сталі, надійно теплоізолюваний від зовнішньої оболонки.
- 2.10 Двері камери герметизировані термостійким ущільнювачем.
- 2.11 Шафа оснащена кнопкою включення живлення, електронним регулюванням режимів роботи, захисним термореле, а також автоматичним вимикачем.

### 3 Основні технічні дані та характеристики



**УВАГА!** Шафа розроблена для використання в закритих приміщеннях при температурах від 5 до 35 °С та відносній вологості повітря до 90%.

#### 3.1 Технічні характеристики

Технічні характеристики сушильної шафи СП-730 наведені в табл. 1.

Табл. 1 - Технічні характеристики

Параметр	СП-730
Габаритні розміри з урахуванням ніжок і ручки (ШхВхГ), мм	1200x1700x975
Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм	1000x1200x610
Об'єм робочої камери, л	720
Зовнішній діаметр витяжного повітроводу, мм	90
Зовнішній діаметр припливного повітроводу, мм	51
Максимальна кількість полиць у робочій камері, шт.	11
Допустиме статичне навантаження на полицю, кг	30
Повне дозволене статичне навантаження, кг	350
Вага в стані поставки, кг	
Кількість дверей	2
Температурний режим, °С	(Температура зовнішнього середовища +5) ÷ 300
Дискретність задавання температури, °С	1
Максимальне відхилення від заданої температури по об'єму камери, °С: при 85 °С при 180 °С	4,0 4,0
Час нагрівання, хв. до 85 °С до 120 °С до 160 °С до 180 °С	30 30 35 35
Ступінь захисту корпусу	IP 20
Номинальна напруга, В	380±10%
Номинальна потужність, Вт	7300

**Примітка.** Технічні характеристики, наведені в табл. 1, відповідають пустим шафам у стандартному виконанні та комплектації. Вимірювання проводяться відповідно до стандартів виробника при температурі навколишнього середовища 22°С. Наведені дані є типовими середніми значеннями для серійних виробів.

#### 3.2 Комплектація

Стандартна комплектація виробів наведена в табл. 2.

Табл. 2 – Комплектація виробів

Назва	СП-730
Шафа сушильна	1 шт.
Полиця	2 шт.
Інструкція з експлуатації та паспорт виробу	1 шт.



**УВАГА!** Додаткові полиці можуть бути поставлені по окремому замовленню.

## 4 Введення в експлуатацію

4.1 Після транспортування або зберігання у вологих умовах або в холодному місці шафу необхідно витримати при кімнатній температурі перед підключенням до мережі живлення протягом 12 годин.

4.2 Акратно розпакуйте шафу. Збережіть оригінальне пакування для можливого транспортування шафи або його зберігання.

4.3 Перевірте комплектність шафи та цілісність пломби підприємства-виробника, що розміщена на задній панелі шафи.

4.4 Встановіть шафу на місце експлуатації, дотримуючись вимог техніки безпеки. Відстань від шафи до стін або інших поверхонь повинна бути не менше 100 мм.

4.5 Перед підключенням шафи до мережі живлення переконайтесь, що напруга в мережі живлення відповідає зазначеній на наклейці з серійним номером виробу.

4.6 Приєднайте кабель живлення шафи до мережі живлення. Контур захисного заземлення повинен мати електричний опір не більш 4 Ом.



**УВАГА!** Забороняється приєднувати шафу до мережі живлення, що не забезпечує заземлення.

## 5 Опис роботи

### 5.1 Органи управління

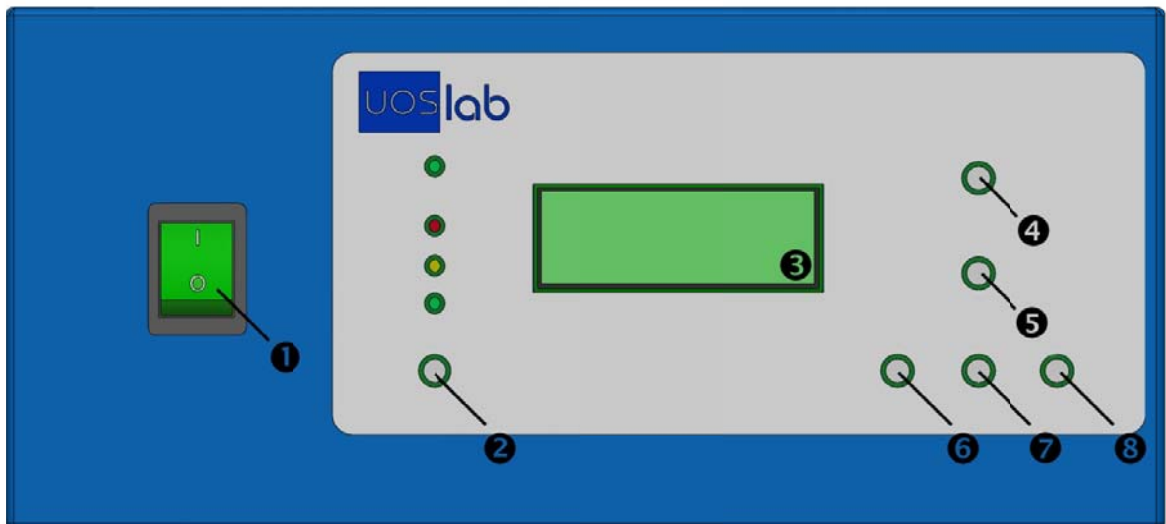


Рис. 1

5.1.1 Шафа оснащена електронним контролером, що містить текстово-цифровий дисплей, блок індикаторів, кнопки для вибору та редагування режимів роботи (рис. 1):

1 – вимикач живлення;

2 – кнопка «Старт/Стоп» 


3 – текстово-цифровий дисплей

4 – кнопка «Більше» 

5 – кнопка «Менше» 

6 – кнопка «Програма» 

7 – кнопка «Температура» 

8 – кнопка «Час» 












## 5.2 Робота з шафою

- 5.2.1 Ввімкніть живлення шафи за допомогою автоматичного вимикача, що розташований на задній панелі шафи.
- 5.2.2 Відкрийте двері камери.
- 5.2.3 Встановіть полиці в робочій камері шафи на потрібних рівнях.
- 5.2.4 Розмістіть об'єкти сушіння рівномірно на полицях шафи.
- 5.2.5 Закрийте двері камери.
- 5.2.6 Встановіть заслінку припливного вентиляційного каналу у потрібне положення.
- 5.2.7 Встановіть обмеження максимально допустимої температури в камері шафи шляхом обертання ручки захисного термореле, що встановлено на лицьовій панелі шафи.
- 5.2.8 Ввімкніть шафу за допомогою перемикача, розташованого на лицьовій панелі блоку керування.
- 5.2.9 Шафа перейде в режим «ГОТОВНІСТЬ», на дисплеї буде відображено номер обраної програми з вказанням одиниць виміру часу в ній (ПР.М або ПР.Ч), задана температура (Т-РАБ) та час роботи (ВРЕМЯ):



ПР.М=1    Т-РАБ=85  
ГОТОВ    ВРЕМЯ=30


- 5.2.10 В пам'яті шафи зберігаються шість програм роботи – чотири без можливості редагування користувачем та дві, в яких користувач може задавати температуру в камері та час витримки.
- 5.2.11 В перших п'яти програмах час витримки задається в хвилинах (максимум 999 хв.), шоста програма дозволяє задавати час витримки в годинах (максимум 999 год.)

ПР.Ч=6    Т-РАБ=25  
ГОТОВ    ВРЕМЯ= 1

- 5.2.12 Виберіть необхідну програму роботи шафи, натискаючи кнопки  (Більше) або  (Менше) до появи на дисплеї номеру необхідної програми.
- 5.2.13 Для зміни температури в програмах 5 або 6 натисніть кнопку , потім кнопками  (Більше) або  (Менше) задайте значення температури. Щоб підтвердити та зберегти встановлене значення температури, натисніть кнопку  (Програма).
- 5.2.14 Для зміни часу витримки в програмах 5 або 6 натисніть кнопку , потім кнопками  (Більше) або  (Менше) задайте значення часу. Щоб підтвердити та зберегти встановлене значення часу, натисніть  (Програма).
- 5.2.15 Натисніть кнопку  (Старт/Стоп), шафа перейде в режим нагріву.




**УВАГА!** Для примусового завершення виконання програми натисніть будь-яку кнопку, шафа перейде в режим зупинки на вимогу. Натисніть кнопку  (Старт/Стоп), шафа перейде в режим «ГОТОВНІСТЬ». .

- 5.2.16 Після завершення виконання програми та охолодження шафи до температури 45 °С, про що свідчить світіння індикатору , відкрийте двері камери.
- 5.2.17 Здійсніть вивантаження продукту сушіння із камери шафи.
- 5.2.18 Закрийте двері камери.
- 5.2.19 Вимкніть шафу за допомогою перемикача, розташованого на лицьовій панелі блоку керування.
- 5.2.20 Після завершення роботи з шафою вимкніть живлення за допомогою автоматичного вимикача, що розташований на задній панелі шафи.

## 5.3 Перелік аварійних ситуацій

- 5.3.1 При відкритті дверей камери під час роботи на дисплеї буде відображено повідомлення «ЗАКРИЙТЕ ДВЕРІ»:

## ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦЮ ИЛИ НАЖМИТЕ ПУСК”

Закрийте дверцята, шафа продовжить роботу. Для завершення виконання програми натисніть кнопку  (Старт/Стоп).

5.3.2 При відновленні роботи після знеструмлення шафи під час роботи на дисплеї буде відображено повідомлення «ЗБІЙ МЕРЕЖІ»:

## ПРОГ1 АВАРИЯ СБОЙ СЕТИ

Для переходу в режим «ГОТОВНІСТЬ» натисніть кнопку  (Старт/Стоп).

## 6 Захист від перегріву

6.1 Шафа оснащена функцією захисту від перегріву в аварійних ситуаціях. У випадку перевищення поточної температури над заданою більше, ніж на 10 °С, а також при обриві контакту з термопарою, шафа перейде в аварійний режим роботи, при цьому нагрівання буде вимкнено. На індикаторі буде відображено:

## АВАРИЯ ПЕРЕГРЕВ

6.2 Вимкніть шафу, дайте їй охолонути та увімкніть її знову.

6.3 При повторному переході шафи в аварійний режим зверніться в сервісний відділ виробника.

## 7 Перевірка технічного стану та технічне обслуговування



**УВАГА!** Технічне обслуговування шафи та усі види ремонтних робіт можуть проводити тільки фахівці, що пройшли спеціальну підготовку.

7.1 Зовнішній огляд та технічне обслуговування проводиться з метою забезпечення нормальної роботи шафи в процесі її експлуатації.

7.2 Зовнішній огляд шафи проводиться щодня перед початком роботи, технічне обслуговування – при введенні в експлуатацію та щоквартально.

7.3 Під час зовнішнього огляду перевіряється:

- стан кабелю живлення;
- справність регуляторів і кнопок;
- функціонування дисплею;
- стан покриття корпусу, наявність всіх кріпильних гвинтів, відсутність вм'ятин та інших пошкоджень корпусу.

7.4 Технічне обслуговування включає в себе зовнішній огляд, перевірку технічного стану та очищення зовнішніх поверхонь та камери шафи.

7.5 Очищення полягає у своєчасному видаленні пилу, бруду, жирних та інших відкладень.

7.6 Видалення пилу, бруду, жирних відкладень проводити ватно-марлевым тампоном або м'якою тканиною.

7.7 Очищення камери здійснювати мийними засобами, що не містять кислот.

7.8 Для дезінфекції камери застосовувати 80 - 90% розчин етанолу.

7.9 Перевірка технічного стану обов'язково включає контроль:

- заземлення виробу;
- відсутності пошкоджень автоматичного вимикача на задній панелі приладу;
- стану вилки на кабелі живлення.

7.10 За необхідності в перелік робіт з перевірки технічного стану включають перевірку роботи шафи в стандартних режимах.

7.11 Ремонт шафи повинен виконувати фахівець, що має групу допуску не нижче III та вивчив цю інструкцію. Під час ремонтних робіт слід дотримуватись правил робіт на електроустановках до 1000 В.

7.12 Ремонт із порушенням пломб під час гарантійного терміну виконується представником підприємства-виробника або уповноваженими організаціями.

7.13 Порушення пломб, самостійний ремонт, несанкціоноване втручання в роботу, зміна конструкції шафи позбавляють права на безкоштовний ремонт під час гарантійного терміну.



## ПАСПОРТ

Найменування виробу, модель:

Місце для  
наклейки

Заводський номер:

Штамп ВТК, підпис

Дата виготовлення:

**Фірма-виробник: ТОВ «РІВА-СТАЛЬ»**

**Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67, корп. 11А**

**Відділ продажу: тел. +380 44 227 09 40, +38 044 502 20 80, [yos@yos.com.ua](mailto:yos@yos.com.ua)**

**Сервіс: тел. +38 044 227 96 20, [service@yos.com.ua](mailto:service@yos.com.ua)**

Виріб відповідає вимогам ТУ У 27.5-33345384-003:2012 та визнаний придатним до експлуатації.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам чинних технічних умов при дотриманні покупцем умов експлуатації, зберігання та транспортування.

Гарантійний термін експлуатації виробу – 18 місяців з моменту продажу.

Термін служби – 3 роки з моменту продажу.

При виявленні дефектів покупцем складається та затверджується рекламацийний акт, який надається місцевому представнику виробника або безпосередньо виробнику.



Офіційний представник ТОВ "РІВА-СТАЛЬ" в Україні:  
ТОВ "НВП "УКРОРГСИНТЕЗ"

вул. Червоноткацька, 67 • 02660, м. Київ • Україна

тел.: +38 044 502 20 80 • факс +38 044 502 48 32

e-mail: [yos@yos.com.ua](mailto:yos@yos.com.ua) • [www.yos.com.ua](http://www.yos.com.ua)